

# 取扱説明書

クリスタルリムーバー（ノーマル）「CR-100」

クリスタルリムーバー（ファイン）「CR-200」


クリスタルリムーバー（スーパーファイン）「CR-300」

## 1. 特徴

育成容器に付着した結晶をやさしく剥がし取ることが出来ます。

把持部（柄）は真鍮製、先端はシリコンゴム製となっており、耐久性、耐薬品性、耐熱性に優れ、繰り返して使用できます。コシの強さが異なる3本をセットしました。（※CR-300は2本セット）

【外観】 ※写真はCR-100です

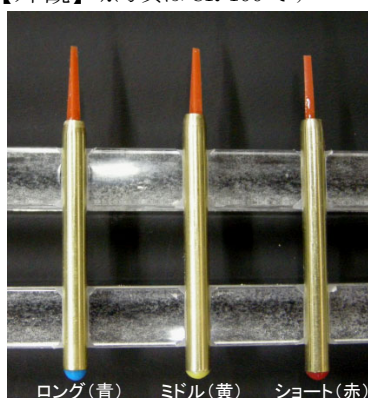

【仕様】

	ロング	ミドル	ショート
先端形状	へら状		
先端幅	ノーマル(CR-100) : 1.0mm ファイン(CR-200) : 0.5mm スーパーファイン(CR-300) : 0.2mm ※ロング・ミドル・ショート全て同幅		
先端長さ	13mm	12mm	11mm
先端厚み	0.1mm	0.2mm	0.4mm
識別色	●青	●黄	●赤


※コシの強さ： ロング<ミドル<ショート

(! CR-300はロングとミドルの2本セットとなります)

## 2. 使用方法

- 1) 使用前に先端の汚れを拭き取って下さい。汚れがひどい場合は、アルコールなどで先端をきれいにクリーニングしてから使用して下さい。
- 2) へらの先端を結晶の底面に潜り込ませて（押し当てて）、結晶を容器から剥がして下さい。（図1）

【使用イメージ】 ※写真はCR-100を使用

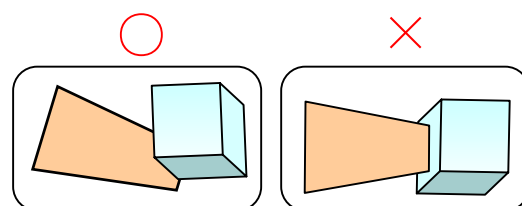

(図1)

※ 最初はコシの弱いロング（青）から使用していただき、ロングでも結晶を剥がすことができない時は、次にミドル（黄）→ ショート（赤）の順に使用して下さい。

- 3) 使用後は先端の汚れを拭き取ってから保管して下さい。

<お問合せ先>

株式会社創晶

〒565-0871 吹田市山田丘2-1

大阪大学工学 P3 棟 313 号

電話：06-6877-5659 E-mail：info@so-sho.jp

URL：http://www.so-sho.jp/

